



Gebrauchsanleitung AS

**Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Gerätes. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem
Erstgebrauch sorgfältig durch und beachten anschließend alle Hinweise.**

I Beschreibung

1. 5-stelliges Display
2. Langlebiges & komfortables Touch-Screen Bedienfeld
3. Gut lesbares Display inkl. blauer Hintergrundbeleuchtung
4. Auto-Off-Funktion - Automatische Abschaltung bei Leerlauf. (nach 1 Minute)

II Bedienung/Tastenerklärung

1. **[ON/OFF]** Ein- und Ausschalten der Waage
2. **[Z/T]** TARE-Funktion. Zur Nullsetzung eines ermittelten Gewichtes oder zum subtrahieren eines Gefäßes drücken Sie die Taste [Z/T]. Im Display erscheint anschließend wieder der Wert „0.00“
3. **[MODE]** Zum Wechseln der Gewichtseinheit drücken Sie die Taste [MODE]
4. **[C]** Zählfunktion. Platzieren Sie die zu wiegenden Objekte auf der Plattform und geben die entsprechende Stückzahl dafür ein. (25 Stück, 50 Stück, 75 oder 100 Stück – je höher der Wert desto genauer das Ergebnis). Drücken und halten Sie dafür die [C]-Taste für 3 Sekunden gedrückt, das Display zeigt "25". Drücken Sie die Taste [M], um die entsprechende Stückzahl zu wählen (25, 50, 75, 100). Drücken Sie nun die [C]-Taste zum Bestätigen. Es erscheint "PCS" auf dem Display. Die Zähleinstellungen sind nun abgeschlossen. Wird die Anzahl der aufgelegten Stücke verändert errechnet die Waage die neue Anzahl.

III Kalibrierung

1. Schalten Sie das Gerät wie beschrieben ein.
2. Halten Sie die Taste [MODE] für einige Sekunden gedrückt, bis im Display „CAL“ erscheint. Drücken Sie erneut [MODE] und „CAL“ beginnt zu blinken. Nach wenigen Sekunden erscheint blinkend das erforderliche Kalibriergewicht.
3. Platzieren Sie nun vorsichtig das Kalibriergewicht in der Mitte der Wägeplattform.
4. Bei einigen Modellen wird nach dem ersten Gewicht ein zweites Gewicht benötigt, etwa zunächst 100g und anschließend 200g. In diesem Fall beginnt wenige Sekunden nach dem Auflegen des ersten Gewichtes ein zweiter Wert zu blinken Stellen Sie nun das neue Gewicht auf die Waage, bzw dazu (etwa 2x 100g).
5. Nach erfolgreicher Kalibrierung erscheint im Display „PASS“. Sie können das Gewicht nun entfernen, die Kalibrierung ist abgeschlossen

Hinweis: Alle Waagen werden vorkalibriert ausgeliefert und können sofort genutzt werden. Eine Neukalibrierung ist nur mit passenden Gewichten möglich. Bei Fragen zur Kalibrierung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

IV Hinweise

1. Verwenden Sie die Waage ausschließlich auf waagerechten, stabilen und vibrationsfreien Untergründen
2. Demontieren/Reparieren Sie die Waage nie eigenhändig, Ihr Gewährleistungsanspruch erlischt mit der Öffnung des Gerätes.
3. Bei Verschmutzungen reinigen Sie die Waage bitte nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. **Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.**